


脂溶性维生素快速分析

以下是脂溶性维生素及其衍生物的快速分析例。

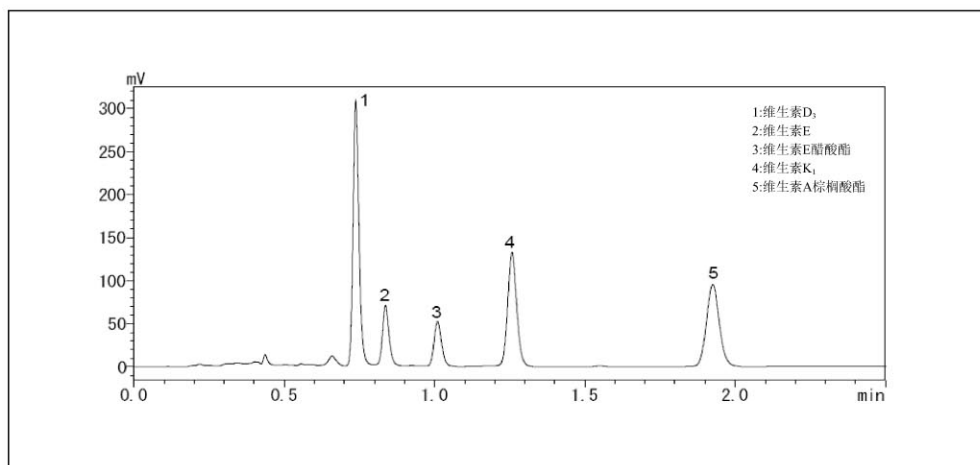

脂溶性维生素标准品快速分析

■ 样品准备

使用甲醇配制成每种标品各含200mg/L的浓缩溶液。

分析条件

仪 器:	Prominence UFLC
色谱柱:	shim-pack XR-ODS (75mm×3.0mm i.d.)
流动相:	A) 甲醇 B) 乙醇 A/B=75/25(v/v)
流 速:	1.2mL/min
柱 温:	50℃
检 测:	280nm
进样量:	2μL